


PASCO AirLink

PS-3200

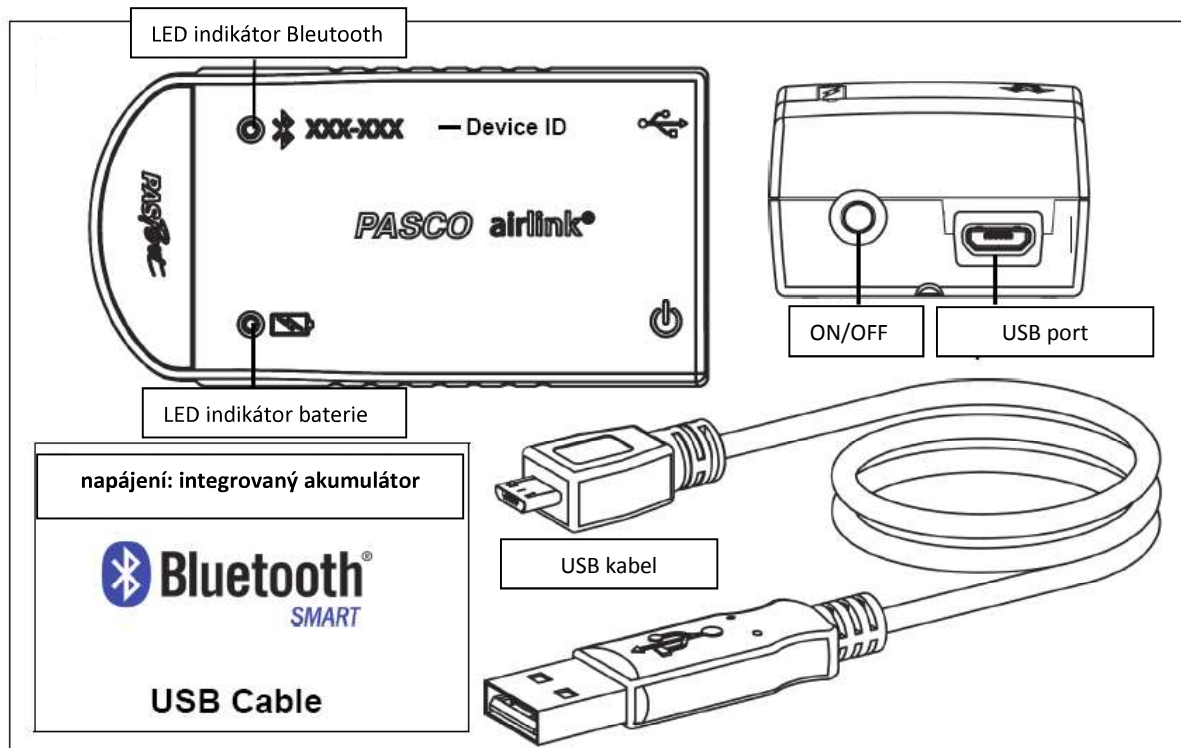

Základní příslušenství:

Bezdrátové rozhraní (PS-3200), Mikro USB kabel

Představení

Bezdrátové rozhraní AirLink slouží k Bluetooth připojení senzorů řady PASPORT (modré) k počítači či tabletu. Link může být připojen také prostřednictvím USB (vstup na zadní straně linku, kabel součástí balení). Prostřednictvím USB se link také nabíjí. (Link má integrovaný akumulátor.)

Protože každý link má unikátní ID číslo, může být k jednomu tabletu nebo počítači připojeno více linků současně.

Pokud je link dobíjen zapojením USB do nabíječky, může být zároveň využíván k bezdrátovému sběru dat přes Bluetooth.

ON/OFF informace

Link se sám zapne, připojíme-li jej k USB počítače. K bezdrátovému zapnutí podržte tlačítko ON, dokud LED

kontrolka nezačne blikat. K vypnutí senzoru opět podržte tlačítko ON, dokud kontrolka blikat nepřestane.

Link se samovolně přepne do režimu spánku po několika minutách neaktivity, pokud není připojen k zařízení, a po hodině neaktivity, pokud připojen je.

Software pro sběr dat

PASCO Capstone

SPARKVue



Mac OS X
Windows

- Mac OS X
- Windows
- iOS
- Android
- Chromebook

Oba softwary disponují funkcí pomoci, díky níž můžete zjistit více o sběru, zobrazování a analýze dat. Ve SPARKVue klikněte na tlačítko „?“ , které se nachází na kterékoli stránce. V software PASCO Capstone pomocí klávesy F1 vyvolejte pomoc z Help menu.

LED kontrolka

LED kontrolka Bluetooth připojení a LED kontrolka indikující stav baterie mohou signalizovat následující:

LED Bluetooth	Význam	LED baterie	Význam
Červená	Připraveno k párování	Červená	Nízký stav baterie
Zelená	Připojeno	Žlutá	Nabíjení
V USB režimu	LED nesvítí	Zelená	Nabito

Nabití baterie

Připojte rozhraní (link) do USB portu počítače nebo do USB nabíječky.

Nabíjení začne automaticky. Během něho svítí LED žlutě. Po nabití svítí zeleně. První nabití nechte po dobu alespoň 3 hodin, aby byl nabíjecí cyklus zcela dokončen.

Nastavení

Připojení rozhraní (linku) k bezdrátovému zařízení nebo počítači přes Bluetooth

pro software SPARKVue:

Připojení rozhraní:

Ve SPARKVue klikněte na ikonu Bluetooth. Otevře se seznam bezdrátových zařízení – vyberte z něj link, jehož ID (XXX-XXX) se shoduje s ID napsaným na těle senzoru. Zvolte **Hotovo**.



Sběr dat:

Připojte senzor PASPORT (modrý). Vyberte měření ze seznamu pod jménem konkrétního senzoru na domovské stránce. V základním nastavení se zobrazí graf sledující danou veličinu proti času. Klikněte na ikonu **Start** a začněte zaznamenávat data.

pro software PASCO Capstone:

Připojení rozhraní:

V PASCO Capstone klikněte na **Nastavení hardwaru** – tím zjistíte, zda SW rozpoznal senzor. Vyberte link, který svým číslem odpovídá ID (XXX-XXX) na těle rozhraní. Zavřete okno Nastavení hardwaru.

Sběr dat:

V PASCO Capstone klikněte na centrální okno a v poli „Vyberte měření“ zvolte veličinu, kterou chcete měřit. K zahájení sběru dat klikněte na ikonu **Zaznamenat data**.

Technická podpora

Pro pomoc s používáním jakéhokoli produktu PASCO kontaktujte PASCO distributora pro oblast ČR a SR:

Adresa:

PROFIMEDIA s.r.o.
Lítevská 1174/8, Praha 10
100 00
Telefon: +420 222 312 451
Web: www.pasco.cz
Email: info@pasco.cz

Omezená záruční doba

Pro informace k záruční době produktů viz PASCO katalog.

Upozornění. Dvouletá záruční doba se nevztahuje na baterie, akumulátory a chemické sloučeniny (např. náplně iontově selektivních elektrod apod.), které podléhají procesu fyzikálního stárnutí. V případě těchto komponent je jejich životnost stanovena na 1 rok. Po uplynutí jejich životnosti nelze zaručit správnou funkčnost výrobků, jež tyto komponenty obsahují.

Autorská práva

Manuál produktu PASCO je výhradním vlastnictvím společnosti PASCO a všechna práva jsou vyhrazena. Neziskové vzdělávací instituce mohou reprodukovat kteroukoli část tohoto manuálu, pokud jsou tyto reprodukcce používány pouze v jejich laboratorních a třídách, a nejsou používány ke komerčním účelům. Reprodukování za všech ostatních okolností je bez přímého písemného souhlasu firmy PASCO Scientific zakázáno.

Obchodní značky

PASCO, PASCO Scientific, PASCO Capstone, PASPORT a SPARKvue jsou registrované obchodní značky společnosti PASCO Scientific v USA a v jiných státech. Všechny ostatní značky, produkty či jména služeb jsou nebo mohou být používány k identifikaci produktů nebo služeb výše uvedených značek. Pro více informací navštivte stránky www.pasco.com/legal

Konec životnosti produktu a instrukce k likvidaci



Tento elektronický produkt je po ukončení životnosti třeba zlikvidovat, a instrukce k nakládání s odpadem jsou individuální pro jednotlivé státy a oblasti. Je vaší zodpovědností recyklovat váš elektronický přístroj dle vašich lokálních zákonů a regulací na ochranu přírody k zajištění toho, že produkt bude zlikvidován způsobem zajišťujícím ochranu lidského zdraví a stavu životního prostředí. Pro informace k místům sběru vašich elektronických přístrojů za účelem recyklace prosím kontaktujte vaše místní technické služby či místo, kde jste si produkt pořídili.