


Inštalácia a nastavenie Android zariadenia

- Po zapnutí zariadenia Vyberte jazyk, krajinu a oblasť
- Aktivovať a nastaviť pripojenie k WiFi
- Nepovinné: Nastavenie - zabezpečenie otlakom prsta alebo prístupového kódu. Vytvoriť Konto (pokiaľ ho už máte, použite ho), ktoré slúži ako váš osobný účet, ku ktorému sú viazané dáta

Stiahnutie aplikácie SparkVue z GooglePlay

Kompatibilita s tabletmi alebo telefónmi s OS Android v7.0 alebo novší.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isbx.pasco.Spark>

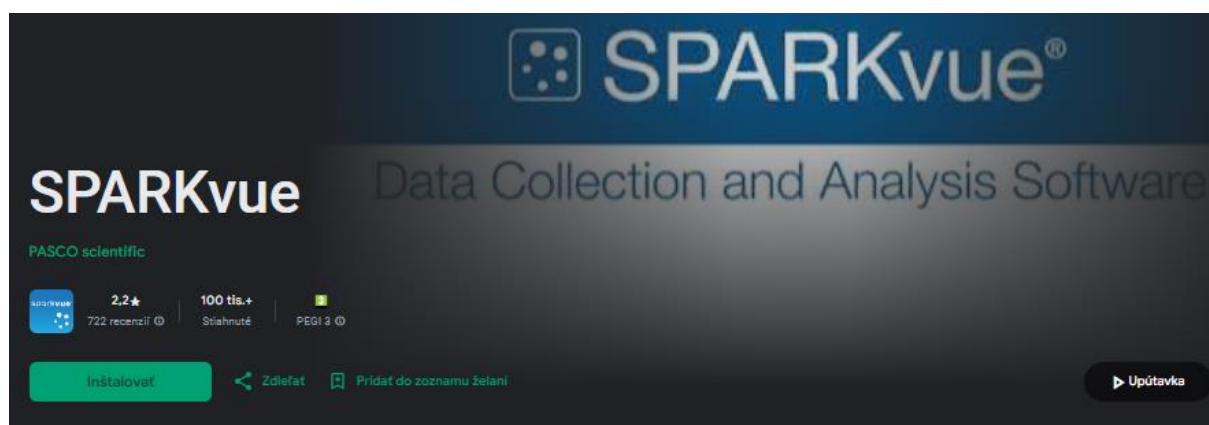

Informácie o aplikácii →

Nové! Aplikace SPARKvue 2.1 přináší do naší oblíbené aplikace pro sběr dat z čidel, vizualizaci a analýzu pro učení STEM okamžitě sdílení dat. Kromě shromažďování dat v tabletu se systémem Android nyní aplikace SPARKvue podporuje okamžité sdílení dat z čidel s kýmkoli dalším – v jiném tabletu se systémem Android, zařízení iPad nebo počítači se systémem Mac či Windows.

Ukládejte data ze světa okolo vás:

- Připojte libovolný z více než 70 čidel PASCO pomocí naší technologie Bluetooth – sledujte pH, teplotu, sílu, hladinu oxidu uhličitého ...

Aktualizované

3. 1. 2024

Vzdělávání

Pre plnohodnotné využitie aplikácie zadajte licenčný kľúč, ktorý ste obdržali.

Pripojenie zariadenia a používanie bezdrôtových senzorov cez rozhranie Bluetooth

Zariadenie: Prejdite do Nastavenia > Pripojenie > Bluetooth, povoľte a **zapnite Bluetooth** (Settings /Bluetooth / ON). **Zapnite bezdrôtový senzor Pasco** (musí sa nachádzať do 10 metrov od Bluetooth zariadenia) a **spárujte**-pripojte daný senzor so zariadením.